

## ELISA Stop Solution

### ELISA 终止液

#### 简介

本品用于 ELISA（酶联免疫吸附实验）中显色反应的终止。

在 ELISA 实验过程中, 酶标板中加入 TMB 显色至预期深浅后, 加入 50ul 的 ELISA 终止液终止反应, 30 分钟内在 450nm 处测定吸光值。

本产品组分为 2N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>。

**编号: C04-01003**

**规格: 30ml, 50ml, 100ml**

**保存方法: 2-8℃保存, 保质期1年。**

**注意事项: 该产品有腐蚀性, 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。**